



NÁVOD K PŘIPOJENÍ – PASCO

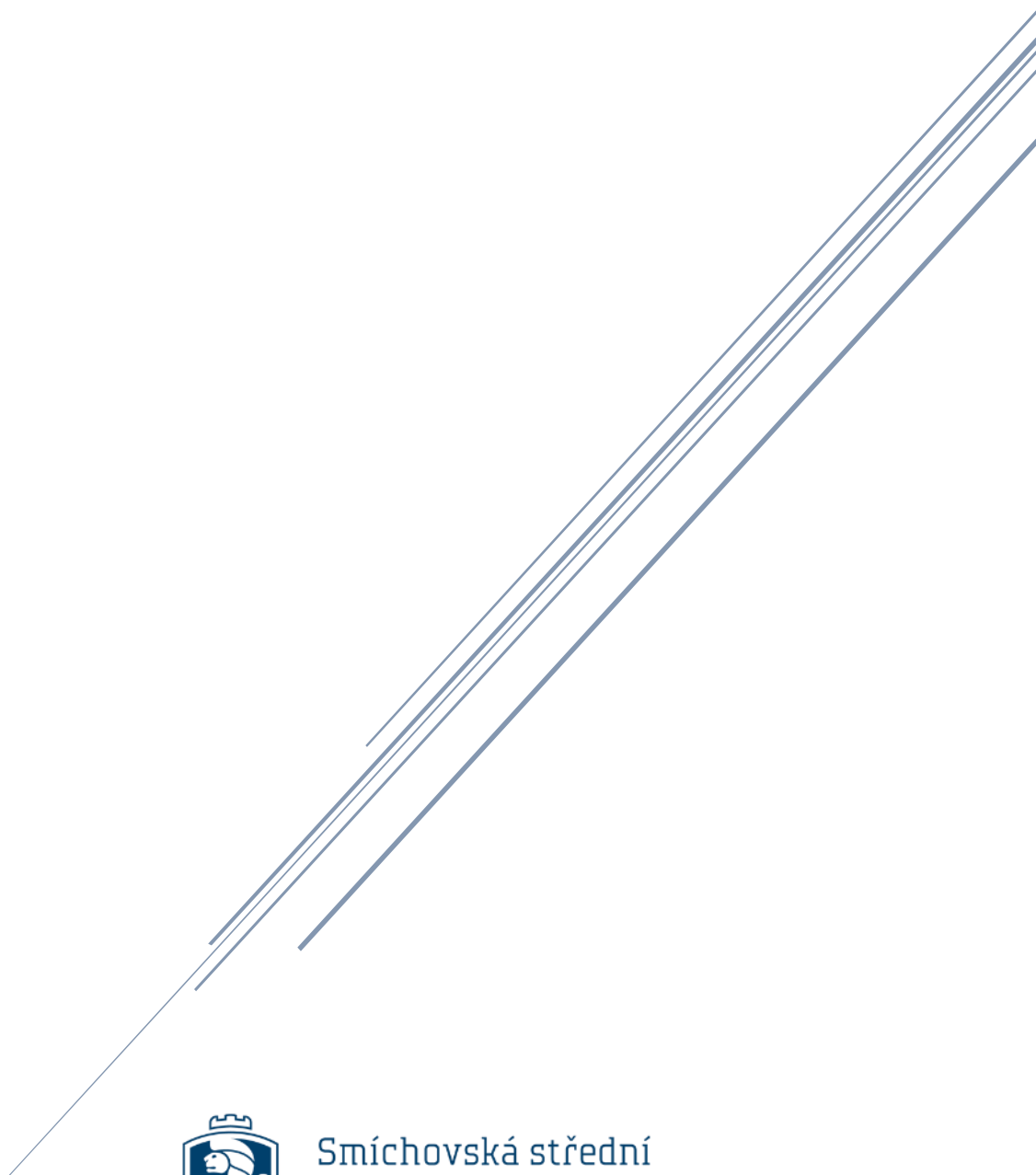

Smíchovská střední
průmyslová škola
a gymnázium

Návod k připojení k senzorům PASCO Sensorium


1. Otevřete program SPARKvue a zvolte možnost „Data senzoru“.

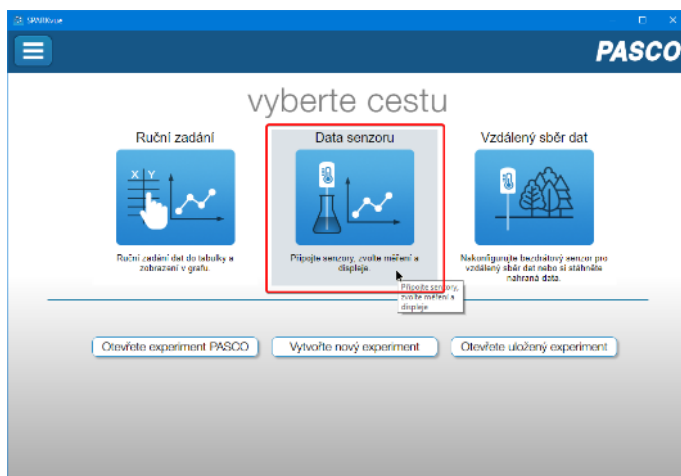

2. Na senzoru stiskněte zapínací tlačítko, měla by se rozblíkat kontrolka Bluetooth – zařízení čeká na připojení. Vedle ní je napsáno ID senzoru.




3. Vlevo nahoře zvolte tlačítko Bluetooth (modré B) a vyberte dle ID Váš senzor. Po připojení by na senzoru měla kontrolka blikat zeleně.

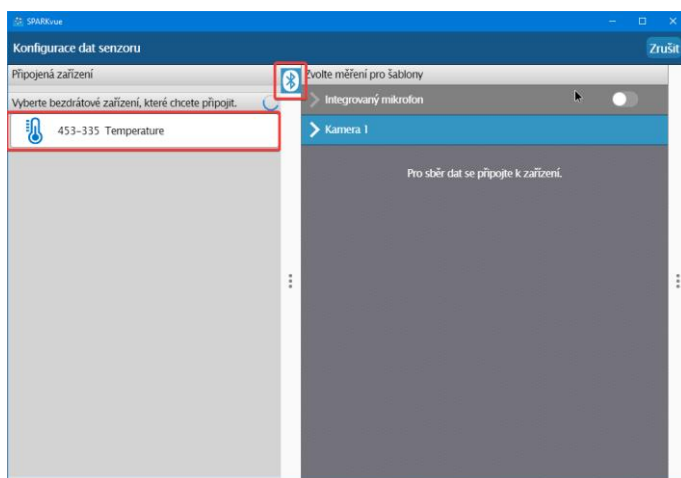

Experimenty Pasco

4. Vše by mělo být připraveno, pokračujte kliknutím vpravo na ikonu „Graf“ či zvolte dle potřeby. V prostřední části okna můžete zvolit z jakých senzorů a které veličiny chcete sledovat v grafu.

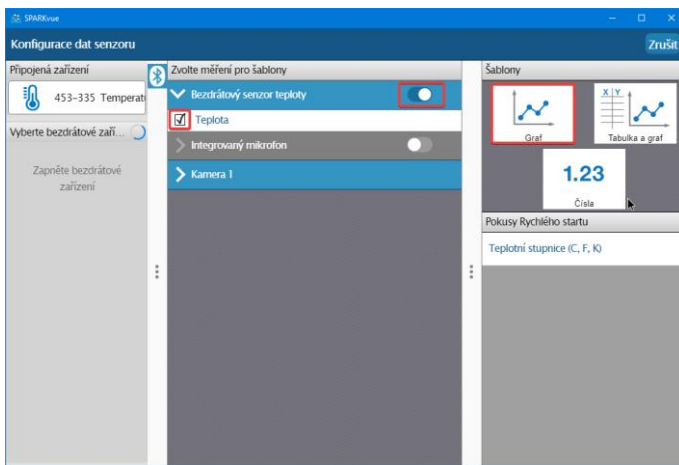

5. Tlačítkem „Start“ začnete měření.



6. Pro ukončení klikněte na „Stop“ a zavřete okno měření. Senzor vypnete dlouhým podržením napájecího tlačítka. (viz obrázek 2)